

DNAシーケンス・ワンパスPreMix

8連チューブ & 96wellプレート解析キット

「事務処理が1回で済むシーケンス解析キットを発売して欲しい」とのご希望が寄せられました。

●ワンパスPreMix解析

テンプレートDNAとプライマーを混合した試料をお送りいただきます。 着払いなので運賃負担がありません!	
サイクルシーケンス反応と精製を行い、最新鋭のABI3730XLまたは3130XLによる1時間解析にて、600~700塩基程度を読み取ります。	
得られた波形データと配列データをメールにてご報告します。(緊急を要する場合はご相談ください)	
96wellプレート解析	1~3プレート: 試料到着後3営業日以内。4プレート以上: 解析の混み具合により変動。 試料輸送用の 96wellプレート を10枚単位で無償提供。器材コスト負担なし!
8連チューブ解析	試料到着後2営業日以内。 翌日のデータ送信 を心がけています。

●解析サンプル

試料(プラスミド・PCRプロダクト)とプライマーを混合し**14 μ L**に調整しクール便にてお送りください。

96wellプレート解析	96wellプレートに分注、お手元にあるプレート・シールにて密閉してお送りください。				
8連チューブ解析	8連チューブに分注、8連キャップにて密閉してお送りください。				
Plasmid	300~600ng				
PCRプロダクト	100~200bp	200~500bp	500~1Kbp	1~2Kbp	>2Kbp
	2~6ng	6~20ng	10~40ng	20~80ng	40~100ng
Primer	6. 4pmol				

●解析料金

下記の価格に消費税は含まれていません。キット引き落としはプレート・チューブ単位です。

96wellプレート解析	解析単位	96サンプル解析料金	1run当たりの参考価格
	1~9プレート	¥46080	¥480
	≥10プレート	¥43200	¥450
8連チューブ解析	解析単位	8サンプル解析料金	1run当たりの参考価格
	8連チューブ 1本より	¥7600	¥950
DNAシーケンス解析キット	<input type="checkbox"/> ¥20万 × 件	<input type="checkbox"/> ¥50万 × 件	<input type="checkbox"/> ¥100万 × 件
ご氏名	<input type="checkbox"/> 教授 <input type="checkbox"/> 准教授 <input type="checkbox"/> 講師 <input type="checkbox"/> 助教 <input type="checkbox"/> ポストク <input type="checkbox"/> 院生 <input type="checkbox"/> その他		
所属機関	研究室名 電話・FAX		
ご住所	窓口業者 営業担当		
(株)グライナー・ジャパン Greiner Bio-One Co., Ltd.			
東京都港区赤坂2-17-44		http://www.greiner-bio-one.co.jp	
電話 03-3505-8875		FAX 8879(受託・試薬) 8945(器材・機器)	