



DNAシーケンス



ワンパスPreMix お試し解析

「今までシーケンス解析を外部に委託したことがない」「他社へシーケンス解析を委託しているが、波形&解析データの精度と綺麗さを一度比較検討してみたい」ユーザー限定、お一人1回限りの「1run ワン・コイン¥500」お試しキャンペーンを企画いたしました。

ワンパスPreMix解析とは

テンプレートDNAとプライマーを混合した試料をお送りいただきます。

(* プライマーは非標識品に限ります)

サイクル・シーケンス反応と精製を行い、最新鋭のシーケンサーにより、1時間解析にて配列(600~700塩基程度)を読み取ります。ABI3730xl または ABI3130xl (* 300~400塩基しか読めない旧世代機種が使われていた方には大きなメリット)

得られた波形データと配列データをサンプル到着後**2営業日以内**にメールにてご報告いたします。(* 緊急を要する場合は即日解析、翌日データ報告)

解析サンプル 試料は着払い、運賃負担なし!

解析サンプル(プラスミド、PCRプロダクト)とプライマーを混合し14µLに調整し1.5mLネジ蓋バイアルやチューブ、多本数の場合はPCR8連チューブバンドに分注、8連キャップバンドで密閉して、クール便にてお送りください。解析サンプルはP1レベルまでに限定、血液や組織、ウイルスや細菌の受け入れは行っていません。

Plasmid	300~600ng				
PCR product	100~200bp 2~6ng	200~500bp 6~20ng	500~1Kbp 10~40ng	1Kbp~2Kbp 20~80ng	>2Kbp 40~100ng
Primer	6.4 pmol				

ユーザーID発行 FAX 03 - 3505 - 8879

シーケンス・ユーザーIDとオリゴ・ユーザーID(新規ユーザー限定)を発行いたします。

ご氏名	教授 准教授 講師 助教 ポスドク 院生 その他
所属機関	研究室名 電話・FAX E-Mail
ご住所 学部 号館 (階)	窓口代理店 営業担当
(株)グライナー・ジャパン	Greiner Bio - One Co., Ltd.
東京都港区赤坂2 - 17 - 44	http://www.greiner-bio-one.co.jp
電話 03 - 3505 - 8875	FAX 8879 (受託・試薬) 8945 (器材・機器)